

Fat – Protein – Casein – Lactose – Urea – Dry Matter

ΟΔΗΓΙΕΣ

Δύο (2) Δείγματα Ελέγχου (CRM):

- Ένα (1) δείγμα (A), όγκου 50ml.
- Ένα (1) δείγμα (B), όγκου 50ml.

Αποθήκευση των δειγμάτων στη συντήρηση και άμεση ανάλυσή τους.

Προετοιμασία δείγματος:

1. Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τα δείγματα στο υδατόλουτρο σε θερμοκρασία 40 °C (± 2), για 5 - 10 min.
2. Πριν από την ανάλυση, το δείγμα πρέπει να αναμιχθεί σωστά, προκειμένου να καταστεί ομογενές.
3. Συνιστάτε η άμεση ανάλυση του δείγματος μετά το άνοιγμά του.