

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ - ΓΑΛΑ / ANTIBIOTICS - MILK

ΟΔΗΓΙΕΣ

Υλικά Ελέγχου (CRM):

- 1 Φιαλίδιο A
- 1 Φιαλίδιο B
- 1 Φιαλίδιο D

Αποθήκευση Υλικού

Στην συντήρηση (4 ± 2 °C)

Ανασύσταση Υλικού

1. Αφήστε το υλικό να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου (5-10 min).
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το πώμα του φιαλιδίου.
3. Προσθέστε $4,5 \pm 0,1$ gr αποστειρωμένου νερού.
4. Ανακινείστε ελαφρά ώστε να διαλυθεί το υλικό.
5. **Αναλύστε άμεσα το δείγμα.**